



源培·培源
BasalMedia

L-谷氨酰胺溶液，100X

货号	品名	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
S210JV	L-谷氨酰胺溶液，100X	100mL	24 个月	液体	-30 ~ -5 °C	干冰

1. 产品描述

L-谷氨酰胺是细胞培养中必需的氨基酸。谷氨酰胺参与嘌呤和嘧啶核苷、氨糖、谷胱甘肽、谷氨酸和其他氨基酸的生成，以及蛋白质合成与葡萄糖的生产中。与其他氨基酸不同，谷氨酰胺在溶液中是不稳定的，其降解速率与时间、温度和酸碱度有关。本产品是 200mM 的浓缩溶液，用于在细胞培养中补充谷氨酰胺。

本产品使用注射用水 (Water-For-Injection) 配置。

本产品供科学研究和生产使用，用于组织和细胞的体外培养。

严禁用于临床。

2. 企业质量体系

上海源培生物科技股份有限公司的产品是在 cGMP 标准车间中生产的。

上海源培生物科技股份有限公司已取得 ISO9001:2015、ISO13485:2016 质量体系认证。

5. 相关产品

3. 产品参数

本产品为过滤除菌产品

物理外观：无色澄清液体

渗透压：440 ~ 550 mOsm/kg·H₂O

pH 值：4.7~ 6.0

储藏条件：-30 ~ -5 °C

运输条件：干冰

用途：仅供科研和生产使用

4. 使用指南

充分解冻本产品，按 1-4% (体积比) 的终浓度加入至培养基中。在培养基中谷氨酰胺的最佳终浓度取决于细胞类型和培养基成分，但一般来说应在 2-8 mM 范围内。